

A PARTIRE DAI DATI DEI CAMPIONI REALI E DALLA CALIBRAZIONE RIPORTATA
CALCOLARE LA CONCENTRAZIONE DEL GLYPHOSATE NEI CAMPIONI
CALCOLARE LA PRECISIONE DEL METODO


CONC., µg/L	gly	IS
10 A	4,04E+06	32109643
50 A	2,06E+07	34964457
100 A	4,21E+07	39449819
250 A	9,66E+07	37448045
500 A	1,78E+08	34695479
500 B	3,03E+08	58130427
250 B	1,80E+08	64635089
100 B	7,66E+07	70602282
50 B	4,20E+07	73541778
10 B	9,60E+06	70565805

CODICE ID	SAMPLE	gly	IS
GLYBIO114	A	1	119841423
GLYBIO136	A	2	112645186
GLYBIO120	B	1	111226519
GLYBIO116	B	2	108507983
GLYBIO118	T1	1	56851657
GLYBIO134	T1	2	48319369
GLYBIO126	T3	1	224598803
GLYBIO122	T3	2	231563732
GLYBIO124	I	1	167951449
GLYBIO142	I	2	152270648
GLYBIO144	D	1	116799961
GLYBIO128	D	2	114478590
GLYBIO138	L	1	142482620
GLYBIO130	L	2	143271596
GLYBIO132	H	1	115411234
GLYBIO140	H	2	112410404
GLYBIO184	P	1	287229162
GLYBIO146	P	2	271866613
GLYBIO148	F	1	142342460
GLYBIO186	F	2	163743435
GLYBIO190	C	1	179349777
GLYBIO150	C	2	162736586
GLYBIO152	S	1	144633297
GLYBIO188	S	2	157395781
GLYBIO168	Q	1	311649913
GLYBIO154	Q	2	298299771
GLYBIO156	O	1	92114856
GLYBIO158	O	2	95804381
GLYBIO160	T6	1	77024886
GLYBIO192	T6	2	78166192
GLYBIO162	TA	1	166610073
GLYBIO182	TA	2	159307483
GLYBIO176	T2	1	100116434
GLYBIO164	T2	2	100330728
GLYBIO170	G	1	169083846
GLYBIO166	G	2	159734726
GLYBIO172	R	1	133729003
GLYBIO178	R	2	133290872
GLYBIO194	T7	1	191898502
GLYBIO174	T7	2	176028635
GLYBIO180	E	1	141521347
GLYBIO196	E	2	147027234





PROVA PRATICA N. 2

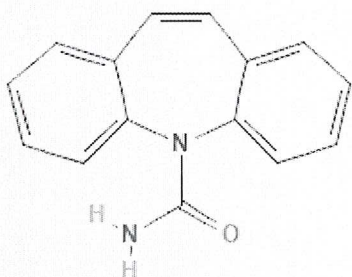

CARBAMAZEPINE (LINK PUBCHEM

<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2554#section=2D-Structure>)

SCEGLIERE UNA CONFIGURAZIONE STRUMENTALE PER L'ANALISI DELLA
CARBAMAZEPINE IN FLUIDI BIOLOGICI CHE ASSICURI LA MIGLIORE
SELETTIVITA' TRA

	SI	NO
GC-MS/MS (QqQ)		
LC-ESI(+)-MS/MS(QqQ)	☒	
LC-ESI(-)-MS/MS(QqQ)		
LC-ESI(-)-MS/MS(Q-Orbitrap)		
LC-ESI(-)-MS/MS(Q-ToF)		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, initials 'gl.' below it, and 'JR' and 'S' at the bottom.